

## 3%氯化钠碱性蛋白胨水使用说明书

**【货号】** CM401B-06

**【用途】**

用于副溶血性弧菌的选择性增菌培养。(GB 标准)。

**【规格】** 225mL/袋\*10

**【成分】** (g/L)

蛋白胨 10.0

氯化钠 30.0

**【pH 值】**

8.5±0.2 (25°C)

**【原理】**

蛋白胨在培养基中作为基础营养物质提供菌体生长所需的氮源、碳源等；高浓度氯化钠满足弧菌生长嗜盐的要求；高 pH 条件可抑制不耐受强碱环境细菌的生长。

**【用法】**

无菌环境下拆开包装，按照标准进行接种培养。

**【质量控制】**

质控菌株	接种量 (CFU)	接种计数培养基	方法	培养条件	质控结果
副溶血弧菌 ATCC 17802	10-100	3%氯化钠 TSA	半定量	36°C±1°C 8h	浑浊度 2
副溶血弧菌 CICC 25008 [CMCC(B) 20033]					

**【保存】**

2-25°C避光保存。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。